


Encaixar o tubo de medida (01) no suporte (02);  
 Introduzir a faca (03) na abertura existente no tubo de medida;  
 Colocar o êmbolo (04) no tubo de medida, sobre a faca (03);  
 Fixar a coluna (08) no suporte existente na caixa (09);  
 Pendurar o balancim (10) na coluna;  
 Pendurar o contra-peso (11) no gancho do lado esquerdo do balancim.



Encaixar o sobre-tubo (05) sobre o tubo de medida;  
 Encaixar o regulador de fluxo (06) sobre o sobre-tubo;  
 Introduzir a faca na abertura existente no regulador de fluxo (07);  
 Encher de cereal, até a borda superior, o regulador de fluxo;  
 Retirar a faca do regulador de fluxo, deixando cair livremente o cereal até encher completamente o sobre-tubo;  
 Retirar a faca do tubo de medida, deixando cair livremente o cereal do sobre tubo;  
 Recolocar a faca na abertura do tubo de medida;  
 Retirar o regulador de fluxo;  
 Desencaixar o conjunto de tubo e sobre-tubo e eliminar a sobra de cereal que fica acima da faca no tubo de medida.

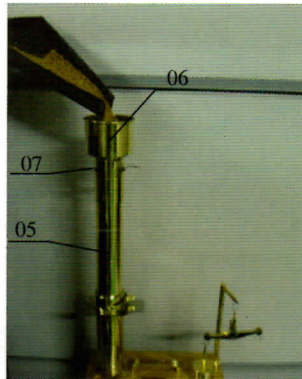

Retirar a faca e o sobre-tubo;  
 Pendurar o tubo de medida (01) com cereal no gancho do lado direito do balancim;  
 Realizar a pesagem, utilizando os pesos (12) que acompanham a balança, colocando-os sobre o contra-peso até nivelar o balancim;  
 Somar o valor dos pesos sobre o contra-peso;  
 Utilizando a tabela de conversão (13), obter o valor em peso hectolítrico da amostra.



**BALANÇAS**  
**Dallemolle**  
 Precisão e confiabilidade

**BALANÇAS DALLE MOLLE LTDA**

Rua Sílvio Bivar Shmitt, 391 - Bairro Centenário - CEP 95045-135 - Caxias do Sul - RS  
 Tel.: (54)3217.7000 - 3221.7211 - email: dallemolle@dallemolle.com.br - www.dallemolle.com.br